


Steritest™ Symbio Pompa

Kullanıcı Arayüzü Kılavuzu

Standart Modu Kullanma

Pompayı Yapılandırma

Ana ekrana dönmek için  sembolüne basın.

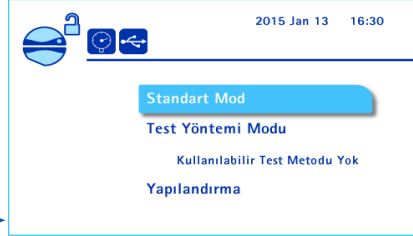


Standart Modu seçmek için  Kumanda düğmesini çevirin.
Standart Moda girmek için  Kumanda düğmesine basın.



Pompa başlığını açmak için  sembolüne basın.


Steritest™ kitini pompaya takın.
Pompa başlığını kapatmak için  sembolüne basın.

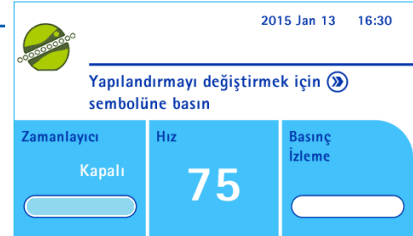

, zamanlayıcı değerini ayarlamak için 2 saniye süreyle basın.

Not: Pompa çalışırken erişilemez.

Pompayı başlatmak için  kumanda düğmesine basın.

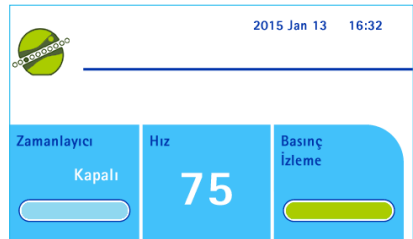

Pompa dönüş hızını ayarlamak için istediğiniz zaman  kumanda düğmesini çevirin.

Zamanlayıcı İşlevi Kullanılarak

Pompa önceden ayarlanan değer sonunda otomatik olarak durur.



Zamanlayıcı İşlevi Olmadan

Pompayı durdurmak için  kumanda düğmesine basın.

Yapılandırma


Çıkış 

Basınç Modu


- Pedal
- Şırınga Desteği
- Tarih ve Saat
- Dil
- Pompa Bilgisi
- Alarm Ses Düzeyi
- Parlaklık
- Metot Transfer
- Ağ Yapılandırması
- Basınç Sensörleri Testi

Basınç İzleme Modu


Steritest™ kanisterleri içindeki basınç düzeyi renkli bir çubukla gösterilir.

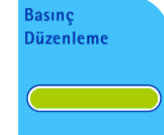

Yeşil:
Normal basınç.

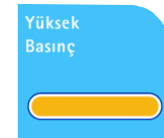

Turuncu:
Yüksek basınç. 

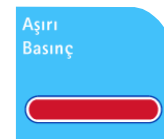


Kırmızı:
Aşırı basınç 
Pompayı durdurmanız önerilir.

Basınç Düzenleme Modu

Not: Zamanlayıcı işlevi ve şırınga destek aksesuarıyla uyumlu değildir.

Basınç İzleme Moduna benzerdir, ek olarak kanister içerisindeki basıncı azaltmak için otomatik hız azaltma kullanılır.


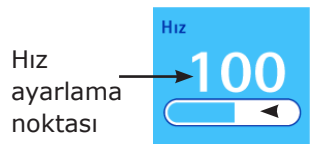


Hız ayarlama noktası

Otomatik hız ayarlama

Test Yöntemi Modunu Kullanma

Not: Bu moda, sadece test yöntemleri Steritest™ Symbio Yazılımı kullanılarak pompaya önceden yüklenmişse erişilebilir.

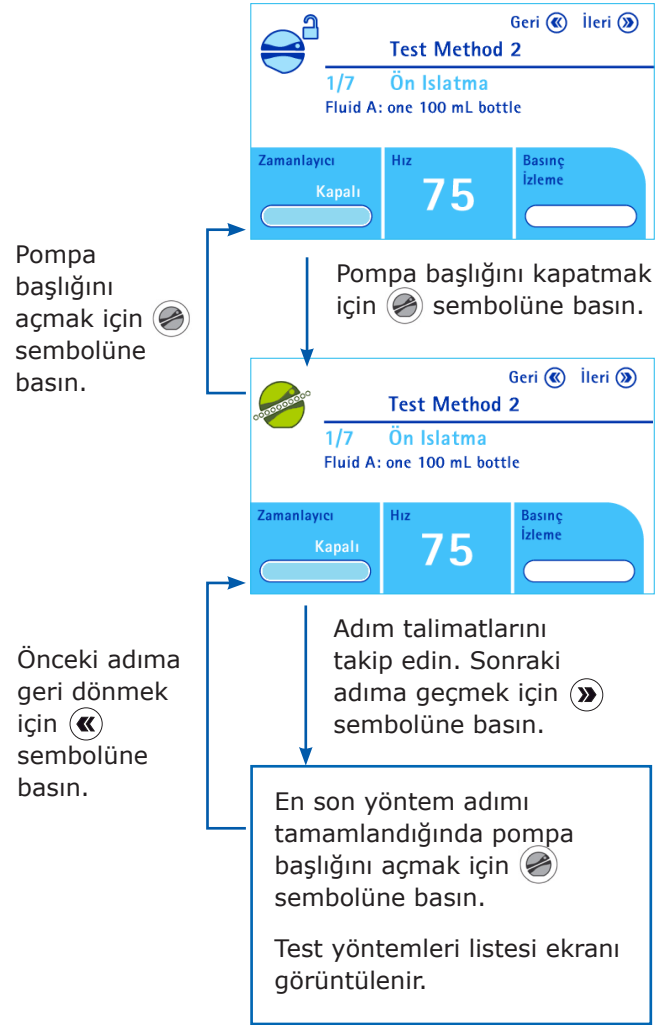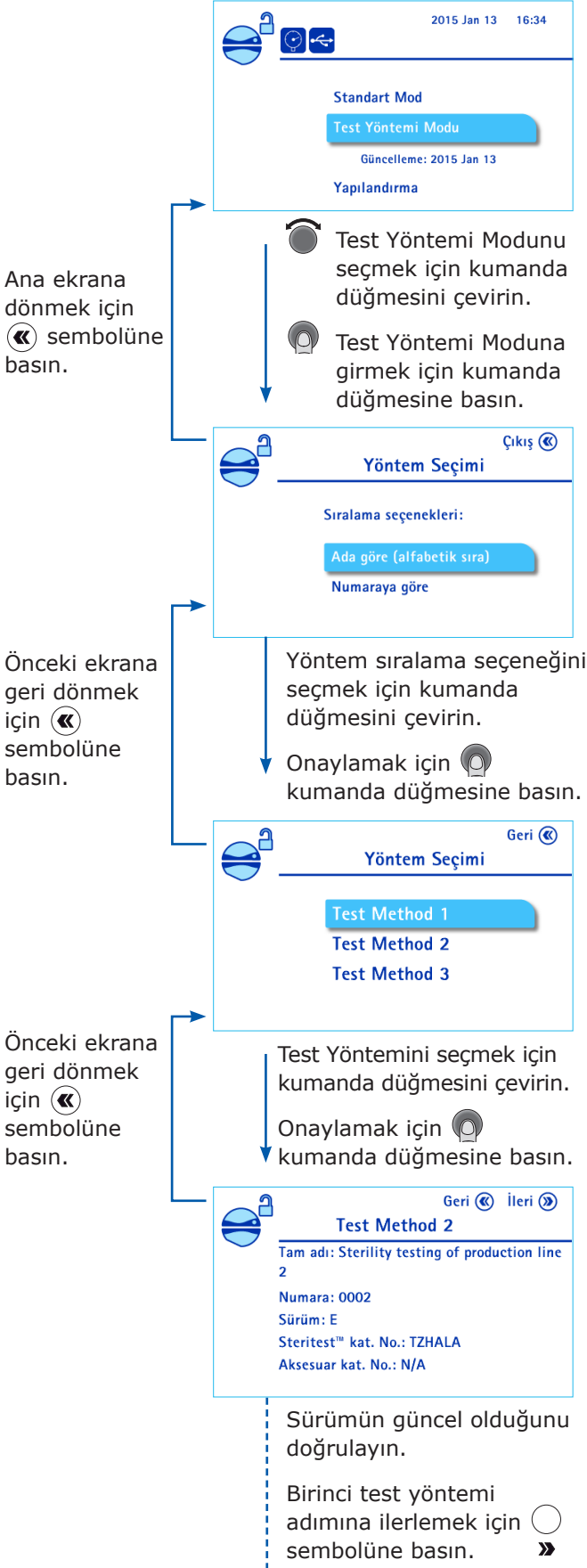

Test Yöntemi Modunda filtrasyon parametrelerinin yönetimi

Filtrasyon parametreleri Test Yöntemi Modunda önceden tanımlanır.

Pompa dönüş hızı ayarı

Pompa dönüş hızını ayarlamak için ⏪ sembolüne basın.

Zamanlayıcı ayarları

Önceden tanımlanan zamanlayıcı değeri değiştirilemez.

Pompayı zamanlayıcı değerinden önce durdurmak için ⏪ sembolüne basın.

Basınç modu

Önceden tanımlanan basınç modu değiştirilemez. Bu kılavuzun diğer tarafındaki Standart Modu Kullanma bölümüne bakın.