

Gebrauchsanweisung:

Stets nur die notwendige Anzahl Teststäbchen entnehmen. Packung nach der Entnahme sofort wieder fest verschließen. Testfeld nicht mit den Fingern berühren. Teststäbchen kurz (ca. 1 Sekunde) in die Prüflösung (pH 2-6) eintauchen, Flüssigkeitsüberschuß abschütteln und nach 20 Sekunden das Testfeld mit der Farbskala vergleichen. Sind Kupfer-Ionen vorhanden, so färbt sich das Testpapier rotviolett.

Störungen:

Stark saure Lösungen (pH <2) müssen mit festem Natriumacetat auf pH 2-6 gepuffert werden. Konzentrierte Kupfer-Lösungen sind soweit zu verdünnen, bis der Kupfer-Gehalt innerhalb des Skalenbereiches liegt. Der Verdünnungsfaktor ist in die Gehaltsbestimmung einzubeziehen.

Lagerbedingungen:

Teststäbchen vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Dose kühl und trocken aufbewahren (Lagertemperatur nicht über +30 °C).