



Kurzanleitung für die Benutzeroberfläche der Steritest™ Symbio-Pumpe

Anwendung des Standardmodus

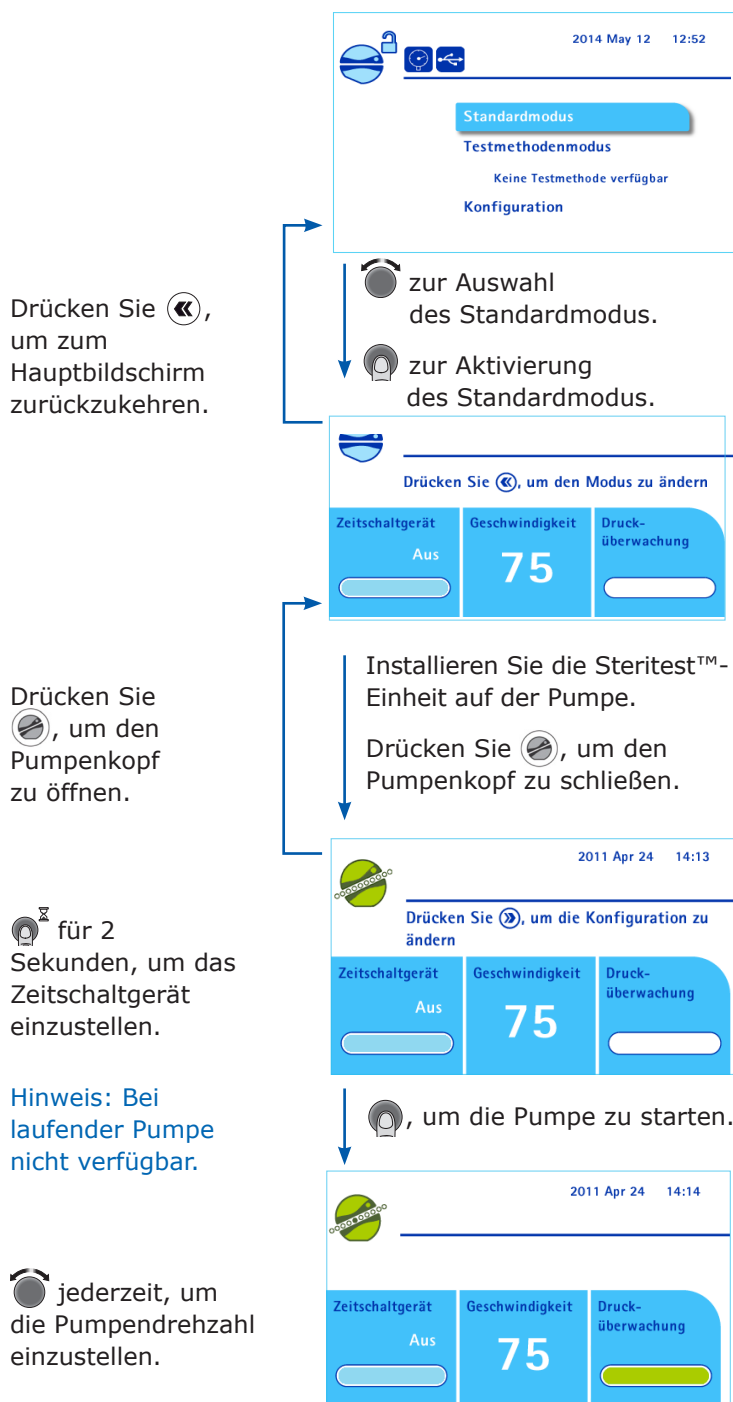


Verwendung mit Zeitschaltgerät

Die Pumpe stoppt automatisch, wenn der eingestellte Wert erreicht ist.

Hinweis: , um die Pumpe vor dem Erreichen des eingestellten Sollwerts zu stoppen.



Verwendung ohne Zeitschaltgerät

, um die Pumpe zu stoppen.

Konfiguration der Pumpe

Konfiguration

Beenden 



Druckmodus


Fußschalter
Spritzenhalter
Datum und Uhrzeit
Sprache
Pumpeninformationen
Alarmlautstärke
Helligkeit
Methodentransfer
Netzwerkconfiguration
Drucksensortest


Drucküberwachungsmodus

Der Druck in den Steritest™ Kanistern wird durch einen Farbbalken angezeigt.




Grün:
Normaler Druck

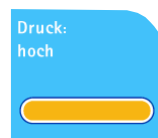

Orange:
Hoher Druck 



Rot: Überdruck 
Die Pumpe sollte gestoppt werden.

Druckregulierungsmodus


Hinweis: Nicht mit Zeitschaltgerät und Spritzenhalterung kompatibel.


Wie der Drucküberwachungsmodus, jedoch mit automatischer Drehzahlreduzierung, um den Druck im Kanister zu verringern.




Anwendung des Testmethodenmodus



Hinweis: Dieser Modus ist nur verfügbar, wenn bereits Testmethoden mithilfe der Steritest™ Symbio-Software auf die Pumpe geladen wurden.


Drücken Sie , um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.



Drücken Sie , um zum vorhergehenden Bildschirm zurückzukehren.


Drücken Sie , um zum vorhergehenden Bildschirm zurückzukehren.



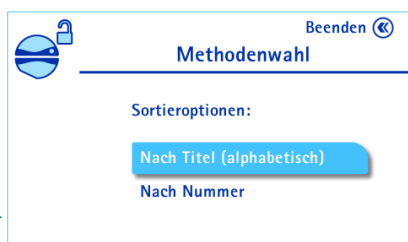


-  zur Auswahl des Testmethodenmodus.
-  zur Aktivierung des Testmethodenmodus.

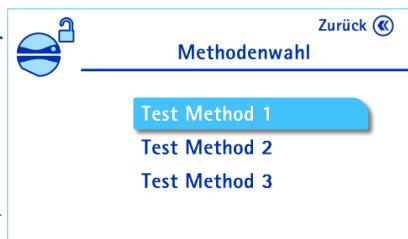


-  zur Auswahl der Methodensortieroption.
-  zur Bestätigung.



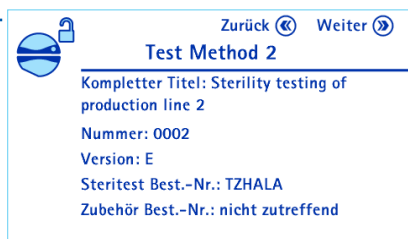

-  zur Auswahl der Testmethode.
-  zur Bestätigung.




Bestätigen Sie, dass die neueste Versionsnummer angezeigt wird.

Drücken Sie , um zum ersten Schritt der Testmethode zu gehen.


Drücken Sie , um den Pumpenkopf zu öffnen.


Drücken Sie , um zum vorhergehenden Schritt zurückzukehren.

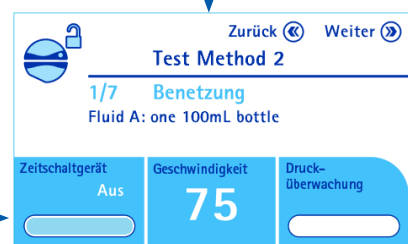

Drücken Sie , um den Pumpenkopf zu schließen.



Folgen Sie den Schritt-Anleitungen. Drücken Sie dann , um zum nächsten Schritt zu gehen.

Nach Abschluss des letzten Testmethodenschritts drücken Sie , um den Pumpenkopf zu öffnen.

Ein Bildschirm mit einer Liste der Testmethoden wird angezeigt.

Filtrationsparameter im Testmethodenmodus


Die Filtrationsparameter sind im Testmethodenmodus vordefiniert.

Regulierung der Pumpendrehzahl

 zur Regulierung der Pumpendrehzahl.

Einstellung des Zeitschaltgeräts

Die Voreinstellung des Zeitschaltgeräts kann nicht geändert werden.

 , um die Pumpe vor dem Erreichen des Sollwerts zu stoppen.

Druckmodus

Der vordefinierte Druckmodus kann nicht geändert werden. Siehe „Anwendung des Standardmodus“ auf der Rückseite dieser Kurzanleitung.

Hinweis: Sie können die komplette Gebrauchsanleitung für die Steritest™ Symbio-Pumpe auf folgender Webseite herunterladen: www.millipore.com/steritest-symbio.

© 2019 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Merck, Steritest, Sigma-Aldrich und Millipore sind Marken der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland oder ihrer Tochterunternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Ausführliche Informationen zu Markennamen sind über öffentlich zugängliche Informationsquellen erhältlich. PF16602DE Version 3.0 01/2019
Der Unternehmensbereich Life Science der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland tritt in den USA und in Kanada als MilliporeSigma auf.

MERCK